

Contam Swab Listeria

Para screening de listeria en superficies



Test microbiológico con medio de cultivo selectivo para el *screening* de *Listeria* spp. directamente en superficies.

Un método rápido, fiable y simple:

- ✓ Fácil de usar
- ✓ Cambio de color nítido



- ✓ No necesita reactivos adicionales
- ✓ Rápido: resultados en 18/24 horas
- ✓ Límite de detección 10 UFC/mL

Resultados

CONTAM SWAB CONTAMINATION



Color rosa

Crecimiento microbiano bajo



Color rojo oscuro

Fuerte crecimiento microbiano

CONTAM SWAB E. COLI/COLIFORMES



Color amarillo

Ausencia de *E.coli*/coliformes



Color verde

Presencia de coliformes



Florescencia bajo luz UV-A

Presencia de *E.coli*

CONTAM SWAB LISTERIA



Color ámbar

Ausencia de *Listeria spp.*



Color negro

Presencia de *Listeria spp.*

CONTAM SWAB SALMONELLA



Color rojo

Ausencia de *Salmonella spp.*



Color amarillo

Presencia de coliformes



Color negro/rojo

Presencia de *Salmonella spp.*

Referencias disponibles:

Descripción	Envase	Referencia
Contam Swab Contamination	30 tests	2360086100
Contam Swab E.Coli/Coliformes	30 tests	2360086101
Contam Swab Listeria	30 tests	2360086102
Contam Swab Salmonella	30 tests	2360086103

Procedimiento del Test

1.

Abra el envase que contiene el hisopo estéril.
Sumergir el hisopo en una solución fisiológica estéril.
Apretar el hisopo contra la pared del tubo para eliminar el exceso de líquido.



2.

Tomar la muestra según su protocolo de muestreo.



3.

Inserte el hisopo en el tubo que contiene el medio de cultivo y ciérrelo.
Incubar a 37° C durante 18-24 horas e interpretar resultados.